

Comment télécharger votre logiciel NanoDrop™ One PC Viewer et faire les mises à jour

■ Télécharger le logiciel du NanoDrop™ One PC :

Ce logiciel est téléchargeable par tous directement sur internet via le lien suivant : [Logiciel NanoDrop™ One/OneC PC](#). Ce logiciel est compatible avec les versions professionnelles de Windows 10 (64 bits) et Windows 7 (64 bits).

Avec ce logiciel, vous aurez l'opportunité de visualiser vos résultats directement sur votre PC comme si vous étiez sur le NanoDrop™ One, créer des méthodes et consulter *Acclaro* en ligne directement.

Grâce à ce logiciel, vous avez également la possibilité d'afficher les méthodes personnalisées proposées par NanoDrop™ pour définir si vous souhaitez enrichir votre appareil. Les méthodes proposées sont :

- o Méthode de mesure de la chlorophylle
- o Méthode de mesure de la glycémie HK (NADH)
- o Méthode de mesure de l'Oxyhémoglobine
- o Méthode de mesure des nanoparticules d'or sphériques
- o Méthode de dosage BCA *Pierce Rapid Gold*

Pour les télécharger ces méthodes et les installer sur votre logiciel PC afin de les consulter plus en détail, je vous invite à suivre les instructions suivantes :

- 1- Télécharger sur une clé usb la ou les méthodes qui vous intéressent
- 2- Faire une extraction du fichier zipper afin d'obtenir le fichier sous le format « .method » sur votre bureau
- 3- Lancer logiciel de votre NanoDrop™ One PC Viewer
- 4- Aller dans « Méthodes personnalisées » → Gérer les méthodes personnalisées
- 5- Cliquer sur « Importer » en bas de la boîte de dialogue
- 6- Accéder à l'emplacement où vous avez enregistré les méthodes d'intérêt sous format « .method »
- 7- Importer les méthodes une par une.
- 8- Vous avez désormais accès à de nouvelles méthodes que vous pouvez renommer ou modifier en fonction de vos besoins.

■ Télécharger le manuel utilisateur complet du NanoDrop™ One dans la langue de votre choix :

Vous avez la possibilité de télécharger le manuel utilisateur du NanoDrop™ One en format PDF en français via le lien suivant : [Où télécharger le manuel utilisateur du NanoDrop™ One?](#)

Il est également proposé dans diverses langues comme en espagnol ou allemand.

■ Mise à jour du logiciel du NanoDrop™ One PC et de votre appareil :

Il est important de réaliser la mise à jour de votre appareil et de votre logiciel NanoDrop™ One/OneC PC Viewer en parallèle afin de permettre la visualisation de vos résultats sans soucis.

○ Votre appareil NanoDrop™ One/OneC

Nous vous invitons à faire une mise à jour de votre appareil NanoDrop™ One ou NanoDrop™ One C [en cliquant sur ce lien](#) et en suivant les instructions ci-dessous :

- 1- Télécharger sur une clé usb la nouvelle version du logiciel (NanoDrop™ One/OneC Operating Software, version 1.4.2 - Local Control)
- 2- Mettre à la racine de la clé USB la mise à jour du logiciel de votre NanoDrop™
- 3- Insérer la clé USB dans un port USB de votre NanoDrop™
- 4- Aller dans Paramètres (voir icône d'écrou) > Système > Mise à jour logiciel
- 5- Sélectionner la version à installer et appuyer sur Terminé
- 6- Lorsque l'installation est terminée, le message suivant « Last update [date] – Successful » apparaît sous le bouton mise à jour du logiciel

Vous avez également l'opportunité d'enrichir votre NanoDrop™ avec les méthodes suivantes :

- Méthode de mesure de la chlorophylle
- Méthode de mesure de la glycémie HK (NADH)
- Méthode de mesure de l'Oxyhémoglobine
- Méthode de mesure des nanoparticules d'or sphériques

Pour les télécharger et installer sur votre NanoDrop™, je vous invite à suivre les instructions suivantes :

- 1- Télécharger sur une clé usb la ou les méthodes qui vous intéressent
- 2- Faites une extraction du fichier zippé afin d'obtenir le fichier sous le format « .method »
- 3- Mettre à la racine de la clé USB la mise à jour du logiciel de votre NanoDrop™
- 4- Insérer la clé USB dans un port USB de votre NanoDrop™ One
- 5- Aller dans l'onglet « Personnalisée » et cliquer sur « Personnalisée »
- 6- Cliquez sur « charger la méthode » : la liste de vos méthodes apparaît
- 7- Sélectionner les méthodes que vous souhaitez charger et appuyer sur le bouton « charger » de la boîte de dialogue
- 8- Vous avez désormais vos méthodes directement sur votre appareil. Vous pouvez consulter les détails de la méthode en sélectionnant la méthode de votre choix.
- 9- Pour lancer une méthode, vous sélectionnez « exécuter la méthode ».

○ Le logiciel NanoDrop™ One PC

Nous vous invitons à faire une mise à jour de votre logiciel PC [en cliquant sur ce lien](#) et en suivant les instructions suivantes :

- 1- Télécharger le logiciel NanoDrop™ One/OneC PC Viewer directement sur votre ordinateur
A noter que ce fichier inclut le fichier système English PC Viewer HELP.
- 2- Après avoir téléchargé le fichier logiciel English PC Viewer, vous pouvez télécharger le fichier système PC Viewer HELP dans la langue de votre choix cliquant sur la langue désirée.